



DNA/RNA Eraser

货号: BR0026-01

规格: 500 mL

储存条件: RT

保质期: 12 个月

1. 产品介绍

DNA/RNA Eraser 是一款去除物体表面及空气中核酸污染物的无毒喷雾试剂,可高效快速的解决 DNA/RNA 污染、气溶胶污染等问题。可应用于生物实验室的常规清洁。

2. 产品特点

安全无毒,不氧化,不腐蚀,可直接接触皮肤;快速有效去除核酸污染。

3. 使用方法

1. 各种台面和仪器表面的清洁: 将本产品直接喷于台面和仪器表面,静置 1 min 后,用普通吸水纸擦净,晾干。
2. 移液枪的清洁: 根据移液枪说明书拆卸移液枪,将易污染核酸的部分浸放在本产品中 5-15 min,再用蒸馏水彻底浸泡冲洗两次以上,晾干,装回移液枪。
3. 玻璃和塑料器皿的清洁: 将器皿浸泡在本产品中,5-15 min 后取出,再用蒸馏水彻底浸泡冲洗两次以上,倒立晾干备用。
4. 环境中核酸气溶胶的清洁: 当实验室有轻度的核酸气溶胶污染,可用本产品对实验室进行全面喷洒,待 1-3 h 后,并配合 1:50 稀释的 84 消毒液进行地面及台面的擦拭可有效清除核酸气溶胶污染; 当实验室核酸气溶胶污染严重时,建议处理 2-3 次,处理完成后可检测处理效果。

4. 注意事项

1. 本产品适用于物体表面核酸污染清除,离心管或试管内部喷洒或浸泡后需晾干。若未完全干燥时就加入核酸模板,可能会造成核酸模板降解,影响后续实验。
2. 使用本产品对实验环境进行处理后,仍需规范实验操作,避免对环境造成二次污染。
3. 本产品使用前,需打开喷头。使用后需及时关闭喷头,避免长间接触空气,导致使用效果不佳。
4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
5. 本产品仅限科研使用。

相关产品及订购信息

产品	货号	规格
DNA/RNA Eraser	BR0026-01	500 mL